

预染彩虹广谱蛋白 Marker I (11-245KD)

使用说明

产品货号：M01502

产品规格：M01502-100 (100 μ l) / M01502-250 (250 μ l)

储存条件：-20°C 保存，有效期 2 年。

产品特点：

1. 三色预染，颜色鲜亮，条带整齐，便于观察；
2. 稳定性能突出，经检测 4°C 放置两年无明显降解；
3. 用量少，节约成本，仅 5 μ l 即可完美呈现 (1.5mm, 10 孔梳)；
4. 广谱条带，一支即可满足多种实验需求。

产品简介


本产品包含 12 种彩色预染的已知分子量标准蛋白，分子范围为 11-245KD，每种蛋白含量约为 0.2-0.4mg/ml。预染 Marker 可以直接用于观察蛋白质电泳状况以及清晰地判断 Western Blot 的转膜效果。经 SDS-PAGE 凝胶电泳或转移到 PVDF 或 NC 膜上可得到清晰的 10 条彩色蛋白条带，其中 25kD 为绿色条带，75kD 为红色条带，其余 10 条是蓝色条带。

使用说明：

1. 本产品是即用型液体，可直接上样电泳。上样前无需加热，稀释或添加还原剂。
2. 上样量为 5 μ l，即可在 SDS-PAGE 电泳及转膜过程中看到清晰的彩虹条带。
3. 建议分离胶浓度为 15%。

电泳示意图说明：

M01502 (11-245kD)

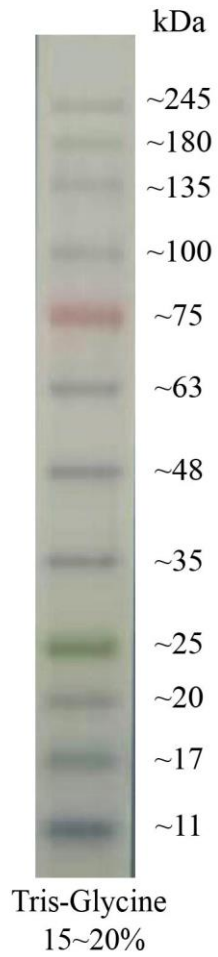

上海东寰生物科技有限公司

SHANGHAI DONGHUAN BIOTECH CO., LTD

公司网址:www.dhbiotech.com QQ 咨询:3295258699

电话咨询:021-39965016 邮箱:market@dhbiotech.com